


【必要物品】

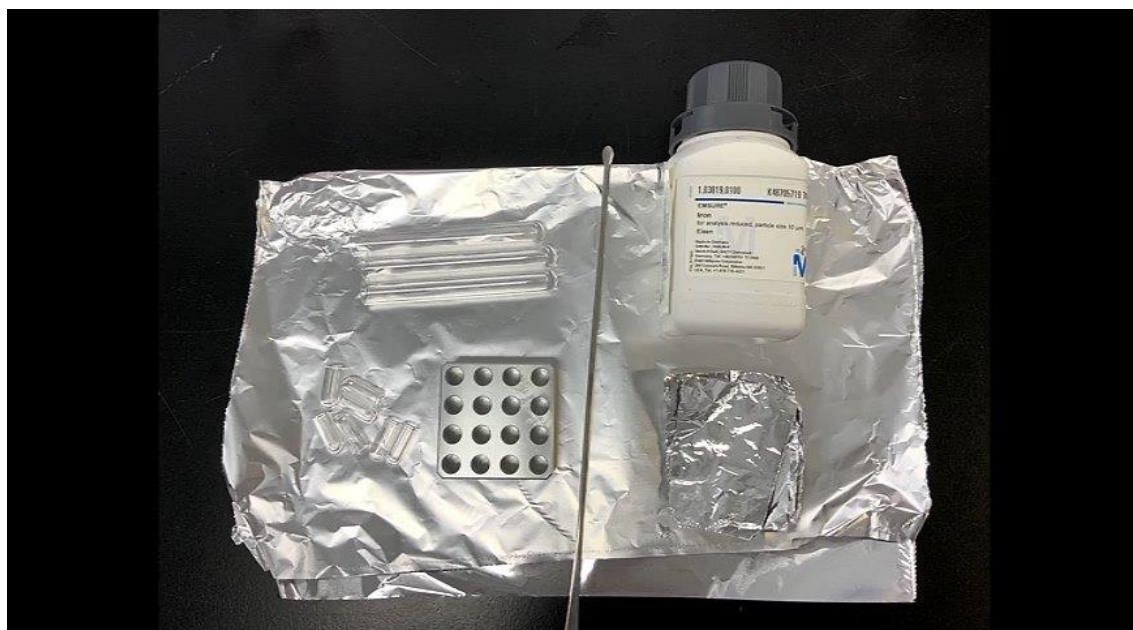

- $\Phi 6 \times 15$  mm石英管
- $\Phi 9 \times 70$  mm石英管
- 石英管フォルダー（16穴）
- スパチュラ
- アルミフویل
- 鉄粉

1. 秤量の準備をする。



①右手にあるスライドドアを開けて、石英管フォルダーを取り出しアルミフォイルの上に置く。



②1100℃、1hr 焼いたΦ6×15 mmの石英管をセットする。




③フォルダーをステージに戻す。



④鉄粉の量を確認し、適宜鉄粉を補充する。



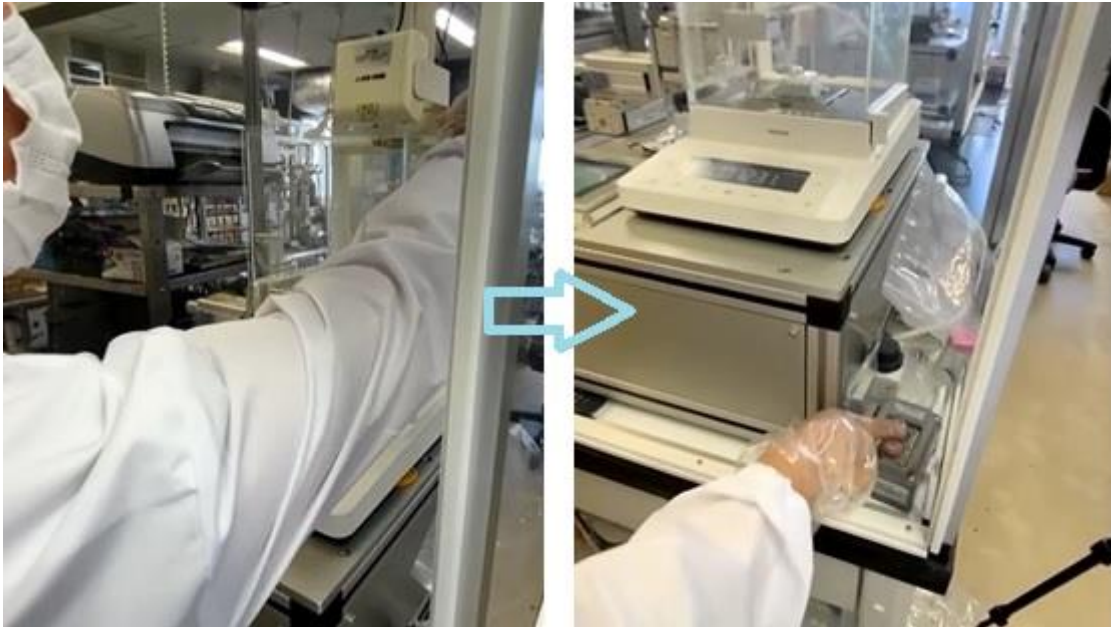

⑤天秤上部のスライドドアを開け、除電装置のスイッチを ON (除電装置の赤いランプが光る)。数分間、除電したらスイッチ OFF。天秤上部のスライドドアを閉める。

## 2. 秤量スタート



①各フォルダーの番号が黄緑色になっていることを確認して『実行』を押す。



②アームが動き 1 番から順に設定値の 4 mg で秤量が始まる。



③スキップしたい場所は、フォルダーの番号を押して黄緑色から濃い緑色に変更し、『実行』。






④画面上の1~3をとばして4番目から順に秤量が始まる。

3.鉄粉量の確認をしてΦ9×70 mmに入れる。



①画面右上の『DATA』を押す。

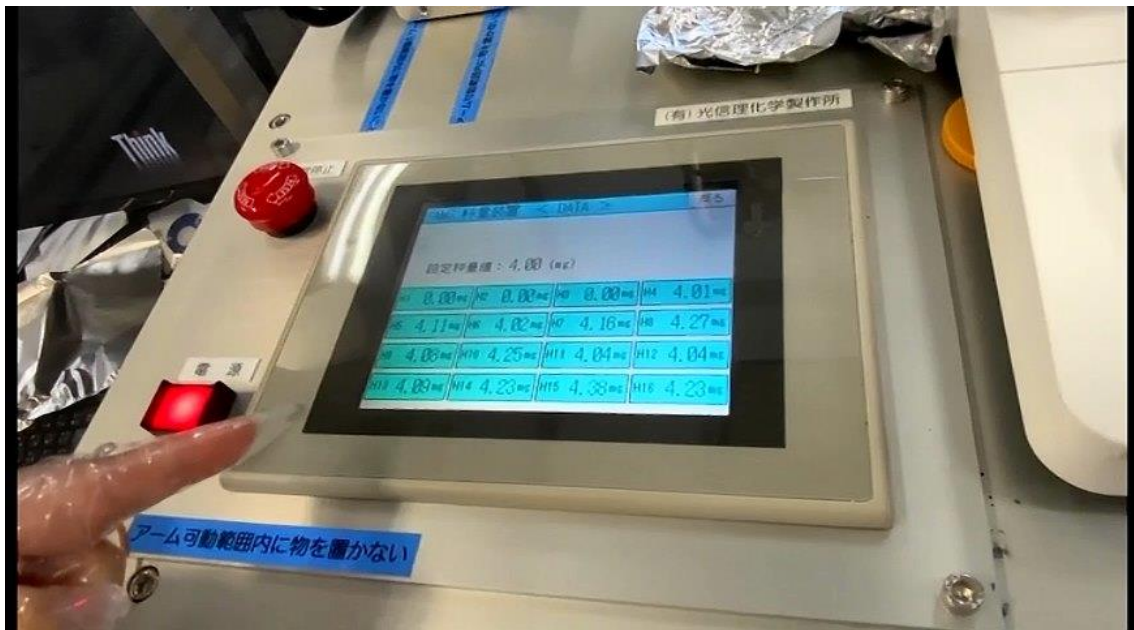

②それぞれ秤量した鉄粉量が表示されるので確認する。

\*4.5 mg以上のものは使用しない。



③秤量したΦ6×15 mmを、1100℃、1hr 焼いたΦ9×70 mm石英管に入れる。



④最後にアルミ箔を被せて出来上がり。